


# U-528 super-8000 使用説明書

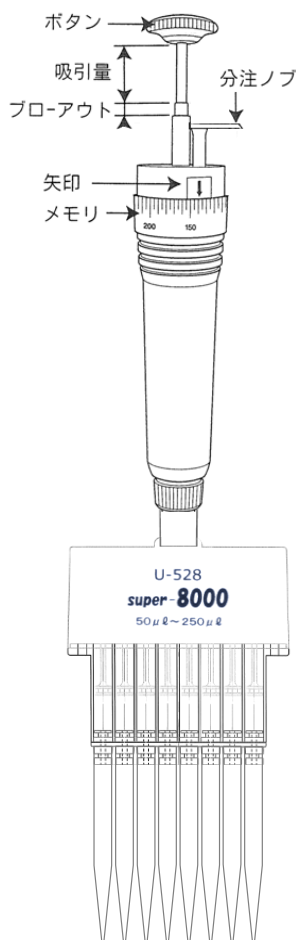

## 吸引方法

- ①吸引ボタンをブローアウトまで押し下げて感触を確かめてください。
- ②チップをラックよりノーズコーンに取り付け、指でひねりながら上まで押し込んで
- ③メモリ部分を回して分注容量を矢印に合わせて下さい。
- ④チップの先をリザーバーのサンプル溶液の中に入れて、吸引ボタンを引き上げて下さい。1チップ当たり最大約1400 $\mu$ l吸引できます。

## 分注方法

- ①1回目は必ずサンプルの中で約50~100 $\mu$ l(1~1.5mm)吐出して下さい。
  - ②2回目から分注して下さい。
- 分注作業はチップの先を容器の側面に当てて分注して下さい。

最大分注回数				
50 $\mu$ l : 24回	100 $\mu$ l : 12回	150 $\mu$ l : 8回	200 $\mu$ l : 6回	250 $\mu$ l : 5回

- ③再度吸引する時はチップの中にサンプルが残っていてもそのまま吸引出来ます。
- ④分注が終了したら最後まで吸引ボタンを押し下げてブローアウトして下さい。

【注1】 吸引する時にチップ内で気泡が発生すると、サンプルがノーズコーン及びシリンダー内に入ってしまうことがあるので注意して下さい。

【注2】 オートクレーブにはかけないでください。UV可

## 【補正方法】

いずれかのノーズコーン1ヶ所にチップを付けて、200 $\mu$ lに合わせて6回連続分注して1200 $\mu$ lになるように矢印を合わせてください。(±6 $\mu$ l) (0.5%) (1回目は50~100 $\mu$ l吐出して下さい)

## 【メンテナンス】

シリンダー内にサンプルを吸引して凝固した場合シリンダー内を傷付ける恐れがありますので、メンテナンスに出して下さい。

## 【材質表示】

本体 SUS・PC・POM  
ノーズコーンリング Silicone  
ピストンリング

## 保証書

この度は本機をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。  
本機は、弊社製品規格に合格したことを証明致します。

### 《保障規定》

- 1.取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理を致します。
  - 2.無償修理をお受けになる場合は、本商品と保証書をセットにして、お買い求めの販売店にご依頼ください。
  - 3.保証期間内でも、次のような場合は有償修理となります。
    - (イ)本保証書のご提示がない場合。
    - (ロ)本保証書にお買い上げ年月日、お客様、販売店の記入がない場合、及び本保証書の字句を書き替えた場合。
    - (ハ)取扱説明書に記載の操作方法、または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷の場合。
    - (ニ)お買い上げ後の移動、輸送、落下などに起因する故障もしくは損傷の場合。
    - (ホ)火災、地震、その他天災などに起因する故障もしくは損傷の場合。
    - (ヘ)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
  - 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - 5.保証書は再発行いたしません。大切に保存して下さい。
- ※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	U-528 連続分注ピペット	型式	裏面に記載
製造番号	裏面に記載	保証期間	お買い上げ後一年間とします
お買い上げ日	年 月 日	販売店	
お客様	〒	TEL	
	ご住所		
	ご芳名	様	

ムロオカ産業株式会社 理科学部門  
〒329-4217 栃木県足利市駒場町1-1